

Nr.: 0009-R02d
2018-03-08

BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß Betriebsicherheitsverordnung

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken
Fakultät für Chemie

Arbeitsbereich: AAC

Arbeitsplatz: Labore AAC

Tätigkeit: Labor- Messtätigkeit

ARBEITSMITTEL

Filtrierapparatur

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Arbeiten mit Vakuum.
- div. Lösungsmittel.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Filtrationsanlage nur mit geschlossenen Abzugsscheiben nutzen.
- Flasche fixieren.
- Gefährdungen durch Lösungsmittel mit Hilfe von Datenblättern, Damaris oder Gestis beachten und vermeiden.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



Gerät sofort stilllegen, Störungen sind zu melden an:

Maria Madani, if not present O. Schmitz, M. Sulkowski, F.Uteschil,
S. Meckelmann

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 0112
- Unfall melden.

INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, fachkundigen Personen.
- Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Regelmäßige Kontrolle von Verschleißteilen.