

Nr.: 0011-R02d
2018-03-13

BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß Betriebsicherheitsverordnung

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken
Fakultät für Chemie

Arbeitsbereich: AAC

Arbeitsplatz: Labore AAC

Tätigkeit: Labor- Messtätigkeit

ARBEITSMITTEL

HNO₃ Subboiling Apparatur

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Arbeiten mit heißer konzentrierter Salpetersäure
- Verbrennungs- und Verätzungsgefahr

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Tragen der PSA: Kittel, Brille, Schutzhandschuhe.
- Gerät immer im Abzug betreiben!
- Vor dem Einschalten Kühlwasser anstellen und Durchfluss am Aquamobil kontrollieren

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



Gerät sofort stilllegen, Störungen sind zu melden an:

- M. Madani, O. Schmitz, M. Sulkowski, S. Meckelmann, F. Uteschil

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 0112
- Unfall melden.

INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, fachkundigen Personen.
- Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Regelmäßige Kontrolle von Verschleißteilen.